
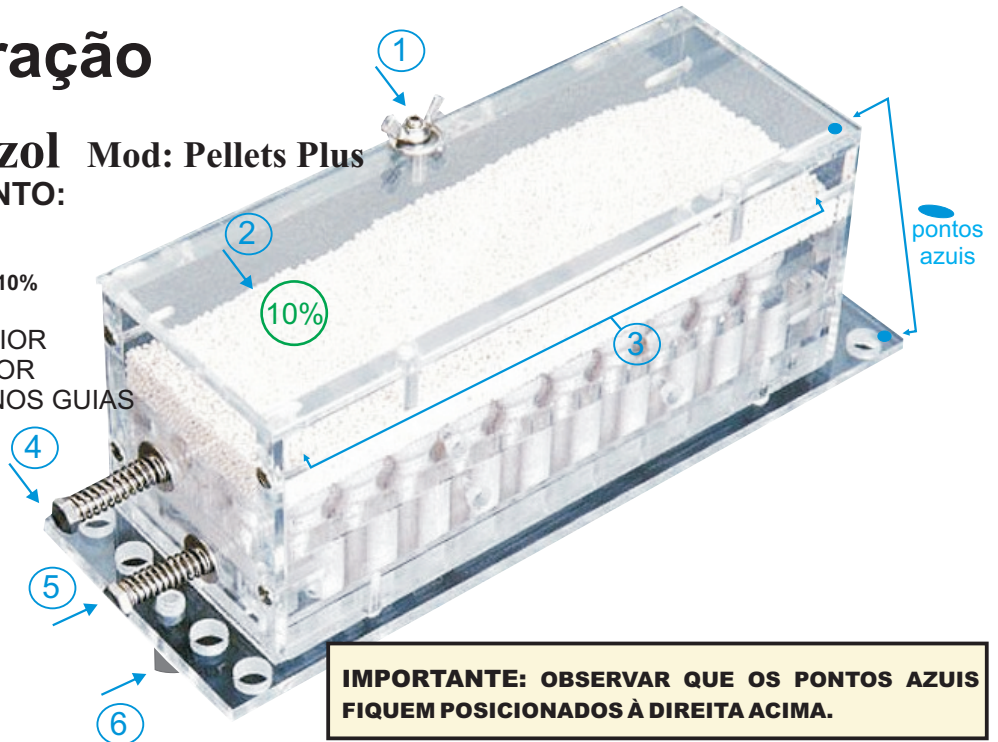


Manual de Operação

Dosador de Omeprazol Mod: Pellets Plus

IDENTIFICANDO O EQUIPAMENTO:

- 01 – PORCA TIPO BORBOLETA
- 02 – TAMPA DO RESERVATÓRIO, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 8,5% OU 10%
- 03 – RESERVATÓRIO PARA PELLETS
- 04 – PINO DE ACIONAMENTO SUPERIOR
- 05 – PINO DE ACIONAMENTO INFERIOR
- 06 – BASE DO DOSADOR COM 02 PINOS GUIAS

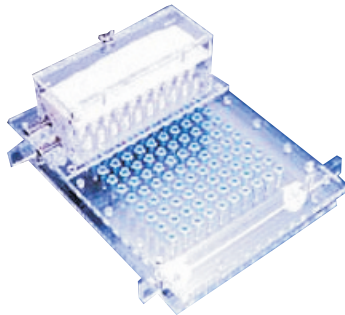

IMPORTANTE: OBSERVAR QUE OS PONTOS AZUIS FIQUEM POSICIONADOS À DIREITA ACIMA.

ALIMENTAR O EQUIPAMENTO COM PELLETS:

TIRE A TAMPA (2) DESROSQUEANDO A PORCA (1). COLOQUE UMA QUANTIDADE DE APROXIMADAMENTE 150gr OU ATÉ QUE O RESERVATÓRIO ESTEJA VISUALMENTE CHEIO DE PELLETS. FECHÉ O COMPARTIMENTO COM A TAMPA (2) E ROSQUEIE A PORCA (1).

PREPARAÇÃO DA BANDEJA PASSA PÓ:

COLOQUE A BANDEJA PASSA PÓ CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA CÁPSULA QUE IRÁ PREENCHER COM OS PELLETS. ALIMENTE A BANDEJA COM A QUANTIDADE DESEJADA DE CÁPSULAS PARA A FORMULAÇÃO (SEMPRE MÚLTIPLO DE 30 CÁPSULAS), TIRE AS RÉGUAS LATERAIS DA BANDEJA E POSICIONE O DOSADOR SOBRE A MESMA, SENDO QUE OS PINOS GUIAS DO DOSADOR DEVERÃO ENTRAR NOS PRIMEIROS FUROS APÓS OS

OBS.: PARA SE FAZER UMA QUANTIDADE ACIMA DE TRINTA CÁPSULAS (LEMBRE-SE SEMPRE MÚLTIPLOS DE 30) POSICIONE OS PINOS GUIAS DO DOSADOR NOS FUROS SEGUINTE A LADO DIREITO OU ESQUERDO DO DOSADOR E ASSIM SUCESSIVAMENTE ATÉ A QUANTIDADE COLOCADA NA BANDEJA.

ENCHIMENTO DAS CÁPSULAS COM OS PELLETS:

APERTE E SOLTE UMA VEZ RAPIDAMENTE O PINO SUPERIOR PARA DOSAR 10mg E APERTE E SOLTE UMA VEZ O PINO INFERIOR PARA LIBERAR OS PELLETS NAS CÁPSULAS, CERTIFICANDO-SE QUE O RESERVATÓRIO DO PINO INFERIOR FICOU REALMENTE VAZIO.

ATENÇÃO:

O ACIONAMENTO DO PINO SUPERIOR DEVE SER RÁPIDO E ATÉ O FIM DO CURSO, TANTO NA IDA QUANTO NA VOLTA.

OBS.: PARA FAZER 20, 30 OU 40mg. APERTE O PINO SUPERIOR: DUAS VEZES PARA 20mg - TRÊS VEZES PARA 30mg E QUATRO VEZES PARA 40mg. O PINO INFERIOR DEVE SER PRESSIONADO APENAS UMA VEZ PARA LIBERAR OS PELLETS NAS CÁPSULAS.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

NOSSOS DOSADORES SÃO CONFECCIONADOS COM EXCLUSIVO ACRÍLICO IMPORTADO ESPECIAL QUE NÃO MANCHA E NÃO ABSORVE RESÍDUOS E TEM TODAS AS FERRAGENS EM AÇO INOX, PORÉM, RECOMENDAMOS QUE SUA LIMPEZA SEJA FEITA A SECO COM AUXÍLIO DE ALGODÃO E/OU HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO (COTONETES) UMEDECIDO EM ÁLCOOL 70°.

IMPORTANTE:

JAMAIS DESMONTE O SEU DOSADOR PARA EVITAR FALHA NA CALIBRAÇÃO NUNCA DEIXE PENETRAR NENHUM TIPO DE SOLUÇÃO LÍQUIDA NELE, SOB O RISCO DE OBSTRUÇÃO DAS PLACAS INTERNAS.