

## MANUAL DE OPERAÇÃO DOSADOR DE PANTOPRAZOL - 15%

PROCEDIMENTO PARA O MANUSEIO DO DOSADOR, MOD. PELLETS PLUS (PANTOPRAZOL 15%) COM CAPACIDADE PARA 30 CÁPSULAS/CICLO.

### 1 - IDENTIFICANDO O EQUIPAMENTO (DE CIMA PARA BAIXO) :

- 01 – PORCA TIPO BORBOLETA
- 02 – TAMPA DO RESERVATÓRIO
- 03 – RESERVATÓRIO PARA PELLETS
- 04 – PINO DE ACIONAMENTO SUPERIOR
- 05 – PINO DE ACIONAMENTO INFERIOR
- 06 – BASE DO DOSADOR COM 02 PINOS GUIAS

### 2 - ALIMENTAR O EQUIPAMENTO COM PELLETS :

TIRE A TAMPA (2) DESROSQUEANDO A PORCA (1). COLOQUE UMA QUANTIDADE DE APROXIMADAMENTE 150g OU ATÉ QUE O RESERVATÓRIO ESTEJA VISUALMENTE CHEIO DE PELLETS. FECHÉ O COMPARTIMENTO COM A TAMPA (2) E ROSQUEIE A PORCA (1).

### 3 – PREPARAÇÃO DA BANDEJA PASSA PÓ :

COLOQUE A BANDEJA PASSA PÓ CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA CÁPSULA QUE IRÁ PREENCHER COM OS PELLETS. ALIMENTE A BANDEJA COM A QUANTIDADE DESEJADA DE CÁPSULAS PARA A FORMULAÇÃO (SEMPRE MÚLTIPLO DE 30 CÁPSULAS), TIRE AS RÉGUAS LATERAIS DA BANDEJA E POSICIONE O DOSADOR SOBRE A MESMA, SENDO QUE OS PINOS GUIAS DO DOSADOR DEVERÃO ENTRAR NOS PRIMEIROS FUROS APÓS OS PINOS DA BASE.

**IMPORTANTE:** MANTER OS PONTOS AZUIS SEMPRE POSICIONADOS À DIREITA ACIMA.

**OBS.:** O EQUIPAMENTO ALIMENTA 30 CÁPSULAS SIMULTANEAMENTE, PARA FAZER QUANTIDADES SUPERIORES A TRINTA CÁPSULAS, POSICIONE OS PINOS GUIAS DO DOSADOR NOS FUROS SEGUINTE AO LADO DIREITO DO DOSADOR SUCESSIVAMENTE.

### 4 – DOSAGEM E ENCHIMENTO DAS CÁPSULAS COM OS PELLETS:

PRECIONE E SOLTE UMA VEZ RAPIDAMENTE O PINO SUPERIOR PARA DOSAR 20mg E APORTE E SOLTE UMA VEZ O PINO INFERIOR PARA LIBERAR OS PELLETS NAS CÁPSULAS, CERTIFICANDO-SE QUE O RESERVATÓRIO DO PINO INFERIOR ESTEJA VAZIO.

**ATENÇÃO:** O ACIONAMENTO DO PINO SUPERIOR DEVE SER RÁPIDO E ATÉ O FIM DO CURSO, TANTO NA IDA QUANTO NA VOLTA.

**OBS.:** NO RESERVATÓRIO INTERNO DO DOSADOR CABEM APENAS 40mg DE PELLETS PANTOPRAZOL (ATIVO).

### 5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

**NOSSOS DOSADORES SÃO CONFECCIONADOS COM EXCLUSIVO ACRÍLICO ESPECIAL QUE NÃO MANCHA E NÃO ABSORVE RESÍDUOS E TEM TODAS AS FERRAGENS EM AÇO INOX, PORÉM, RECOMENDAMOS QUE SUA LIMPEZA SEJA FEITA A SECO COM AUXÍLIO DE ALGODÃO E/OU HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO (COTONETES) UMEDECIDOS EM ÁLCOOL 70°.**

### **NOTA IMPORTANTE:**

**JAMAIS DESMONTE O DOSADOR PARA EVITAR DESAJUSTES. NUNCA DEIXE ESCORRER NENHUM TIPO DE SOLUÇÃO LÍQUIDA PARA DENTRO DO MESMO, SOB O RISCO DE OBSTRUÇÃO E/OU TRAVAMENTO DAS PLACAS INTERNAS.**