



EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS

PROCEDIMENTO PARA O MANUSEIO DO DOSADOR: MOD. PELLETS PLUS (OMEPRAZOL / LANZOPRAZOL).

1 - IDENTIFICANDO O EQUIPAMENTO (DE CIMA PARA BAIXO) :

- 01 – PORCA TIPO BORBOLETA
- 02 – TAMPA DO RESERVATÓRIO (COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 8,5% OU 10%)
- 03 – RESERVATÓRIO PARA PELLETS
- 04 – PINO DE ACIONAMENTO SUPERIOR
- 05 – PINO DE ACIONAMENTO INFERIOR
- 06 – BASE DO DOSADOR COM 02 PINOS GUIAS

2 - ALIMENTAR O EQUIPAMENTO COM PELLETS :

RETIRE A TAMPA (2), DESROSQUEANDO A PORCA (1), COLOQUE UMA QUANTIDADE DE APROXIMADAMENTE 150gr OU ATÉ QUE O RESERVATÓRIO ESTEJA VISUALMENTE CHEIO DE PELLETS, COLOQUE A TAMPA DO COMPARTIMENTO (2), ROSQUEIE A PORCA (1).

3 – PREPARAÇÃO DA BANDEJA PASSA PÓ :

COLOQUE A BANDEJA PASSA PÓ CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA CÁPSULA Á PREENCHIDA COM OS PELLETS. ALIMENTE A BANDEJA COM A QUANTIDADE DESEJADA DE CÁPSULAS PARA A FORMULAÇÃO (SEMPRE MULTIPLO DE 30 CÁPSULAS), REMOVA AS RÉGUAS LATERAIS DA BANDEJA E POSICIONE O DOSADOR SOBRE A MESMA, OS PINOS GUIAS DO DOSADOR DEVERÃO ENTRAR NOS PRIMEIROS FUROS APÓS OS PINOS DA BASE.

IMPORTANTE: OBSERVAR QUE OS PONTOS AZUIS FIQUEM POSICIONADOS À DIREITA ACIMA.

OBSERVAÇÃO: PARA QUANTIDADES SUPERIORES A TRINTA CÁPSULAS (LEMBRE-SE SEMPRE MULTIPLOS DE 30) POSICIONE OS PINOS GUIAS DO DOSADOR NOS FUROS SEGUINTE E ASSIM SUCESSIVAMENTE ATÉ O LIMITE DA BANDEJA.

4 - ENCHIMENTO DAS CÁPSULAS COM OS PELLETS:

APERTE E SOLTE UMA VEZ RAPIDAMENTE O PINO SUPERIOR PARA DOSAR 10mg E APERTE E SOLTE UMA VEZ O PINO INFERIOR PARA LIBERAR OS PELLETS NAS CÁPSULAS, CERTIFICANDO-SE QUE O RESERVATÓRIO DO PINO INFERIOR FICOU REALMENTE VAZIO.

ATENÇÃO: O ACIONAMENTO DO PINO SUPERIOR DEVE SER RÁPIDO E ATÉ O FIM DO CURSO, TANTO NA IDA QUANTO NA VOLTA.

OBSERVAÇÃO: QUANDO DESEJAR FAZER 20, 30 OU 40mg DEVE-SE APERTAR DUAS VEZES PARA 20mg, TRÊS VEZES PARA 30mg E QUATRO VEZES PARA 40mg O PINO SUPERIOR E UMA VEZ O PINO INFERIOR PARA LIBERAR OS PELLETS NAS CÁPSULAS.

5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

NOSSOS DOSADORES SÃO CONFECCIONADOS COM EXCLUSIVO ACRÍLICO ESPECIAL QUE NÃO MANCHA E NÃO ABSORVE RESÍDUOS. TODAS AS FERRAGENS EM AÇO INOX, PORÉM, RECOMENDAMOS QUE SUA LIMPEZA SEJA FEITA A SECO COM AUXÍLIO DE ALGODÃO E/OU HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO (COTONETES) UMEDECIDO EM ÁLCOOL 70°.

NOTA IMPORTANTE:

NUNCA DESMONTE O SEU DOSADOR PARA EVITAR FALHA NOS AJUSTES, NÃO DEIXE ESCORRER NENHUM TIPO DE SOLUÇÃO LÍQUIDA DENTRO DO MESMO, SOB O RISCO DE OBSTRUÇÃO DAS PLACAS INTERNAS.