



EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DO **DOSADOR**, MOD. PELLETS PLUS (VITAMINA C) COM CAPACIDADE PARA 30 CÁPSULAS/CICLO.

1 - IDENTIFICANDO O EQUIPAMENTO (DE CIMA PARA BAIXO) :

- 01 – PORCA TIPO BORBOLETA
- 02 – TAMPA DO RESERVATÓRIO
- 03 – RESERVATÓRIO PARA PELLETS
- 04 – PINO DE ACIONAMENTO SUPERIOR
- 05 – PINO DE ACIONAMENTO INFERIOR
- 06 – BASE DO DOSADOR COM 02 PINOS GUIAS

2 - ALIMENTAR O EQUIPAMENTO COM PELLETS :

TIRE A TAMPA (2) DESROSCANDO A PORCA (1). COLOQUE UMA QUANTIDADE DE APROXIMADAMENTE 150gr OU ATÉ QUE O RESERVATÓRIO ESTEJA VISUALMENTE CHEIO DE PELLETS. FECHÉ O COMPARTIMENTO COM A TAMPA (2) E ROSQUEIE A PORCA (1).

3 – PREPARAÇÃO DA BANDEJA PASSA PÓ :

COLOQUE A BANDEJA PASSA PÓ CORRESPONDENTE AO TAMANHO DA CÁPSULA A SER PREENCHIDA COM PELLETS. ALIMENTE A BANDEJA COM A QUANTIDADE DESEJADA DE CÁPSULAS PARA A FORMULAÇÃO (SEMPRE MÚLTIPLO DE 30 CÁPSULAS), TIRE AS RÉGUAS LATERAIS DA BANDEJA E POSICIONE O DOSADOR SOBRE A MESMA, SENDO QUE OS PINOS GUIAS DO DOSADOR DEVERÃO ENTRAR NOS PRIMEIROS FUROS APÓS OS PINOS DA BASE.

IMPORTANTE: OS PONTOS AZUIS DEVEM FICAR POSICIONADOS À DIREITA ACIMA.

OBS.: PARA SE FAZER UMA QUANTIDADE ACIMA DE TRINTA CÁPSULAS (LEMBRE-SE SEMPRE MÚLTIPLOS DE 30) POSICIONE OS PINOS GUIAS DO DOSADOR NOS FUROS SEGUINTE AO LADO DIREITO OU ESQUERDO DO DOSADOR E ASSIM SUCESSIVAMENTE ATÉ A QUANTIDADE COLOCADA NA BANDEJA.

4 - ENCHIMENTO DAS CÁPSULAS COM OS PELLETS:

APERTE E SOLTE UMA VEZ RAPIDAMENTE O PINO SUPERIOR PARA DOSAR 250mg E APERTE E SOLTE UMA VEZ O PINO INFERIOR PARA LIBERAR OS PELLETS NAS CÁPSULAS, CERTIFICANDO-SE QUE O RESERVATÓRIO DO PINO INFERIOR FICOU REALMENTE VAZIO.

ATENÇÃO: O ACIONAMENTO DO PINO SUPERIOR DEVE SER RÁPIDO E ATÉ O FIM DO CURSO, TANTO NA IDA QUANTO NA VOLTA.

OBS.: NO RESERVATÓRIO INTERNO DO DOSADOR CABEM APENAS 250 MG DE PELLETS VITAMINA C (ATIVO), PORTANTO, QUANDO DESEJAR FAZER 500mg DEVE-SE LIBERAR A PRIMEIRA DOSAGEM NAS CÁPSULAS PARA DEPOIS DOSAR MAIS 250mg .

5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

NOSSOS DOSADORES SÃO CONFECCIONADOS COM EXCLUSIVO ACRÍLICO IMPORTADO ESPECIAL QUE NÃO MANCHA E NÃO ABSORVE RESÍDUOS E TEM TODAS AS FERRAGENS EM AÇO INOX, PORÉM, RECOMENDAMOS QUE SUA LIMPEZA SEJA FEITA A SECO COM AUXÍLIO DE ALGODÃO E/OU HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO (COTONETES) UMEDECIDO EM ÁLCOOL 70°.

NOTA IMPORTANTE:

NUNCA DESMONTE O SEU DOSADOR PARA EVITAR DESAJUSTES E NUNCA DEIXE ESCORRER NENHUM TIPO DE SOLUÇÃO LÍQUIDA PARA DENTRO DO MESMO, SOB O RISCO DE OBSTRUÇÃO DAS PLACAS INTERNAS.