



EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS

## PROCEDIMENTO PARA MANUSEIO DAS FÔRMAS MODELOS: SUPPLUS – OVUPLUS – LIPPLUS – POLIPLUS - TRIPPLUS

### 1 - IDENTIFICANDO O EQUIPAMENTO:

- 01 – PARTE SUPERIOR (TAMPA) COM 02 PINOS GUIAS (PINOS CENTRAIS)
- 02 – PARTE INFERIOR (CORPO) – ALOJAMENTO PARA OS PINOS GUIAS
  - QUATRO PÉS COM MOLAS EXPANSORAS
  - PORCA (NA PARTE CENTRAL E EMBAIXO DO CORPO)

### 2 – ALIMENTAR A FÔRMA COM A BASE:

COLOQUE A TAMPA ( 1 ) SOBRE O CORPO ( 2 ) OBSERVANDO OS PONTOS AZUIS PARA QUE FIQUEM DO MESMO LADO. ROSQUEIE A PORCA ATÉ O FINAL. COLOQUE A BASE DO PRODUTO NOS FUIROS E AGUARDE O RESFRIAMENTO.

### 3 – RETIRAR O PRODUTO DA FÔRMA:

PARA DESENFORNAR, DESROSQUEIE A PORCA, A TAMPA IRÁ LEVANTAR-SE LENTAMENTE FACILITANDO A RETIRADA DO PRODUTO.

### 4 – LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

A LIMPEZA PODERÁ SER EFETUADA COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO OU COM ÁLCOOL 70°, COM O AUXÍLIO DE UM PINCEL OU ESCOVA FINA.

**OBSEVAÇÃO:** PARA O USO DE ÁGUA QUENTE NA LIMPEZA DE NOSSAS FÔRMAS, A TEMPERATURA DA ÁGUA DEVE SER NO MÁXIMO A 40°C, OU UMA TEMPERATURA SUPORTÁVEL AO TOQUE DA MÃO.

**NOSSAS FÔRMAS SÃO CONFECCIONADAS COM EXCLUSIVO ACRÍLICO IMPORTADO ESPECIAL QUE NÃO MANCHA E NÃO ABSORVE RESÍDUOS. TODAS AS FERRAGENS SÃO DE AÇO INOX.**

### 5 – TABELA DOS MODELOS E CAPACIDADES:

MODELO	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE
SUPPLUS	SUPOSITÓRIO ADULTO OU INFANTIL	12 OU 36 UNIDADES
OVUPLUS	ÓVULO MENOR DE 3 A 4GR ÓVULO MAIOR DE 5 A 6GR	12 OU 36 UNIDADES 08 OU 18 UNIDADES
LIPPLUS	BATON (TIPO BALA)	36 UNIDADES
POLIPLUS	SUPOSITÓRIO ADULTO OU INFANTIL E ÓVULO MAIOR OU MENOR	12 UNIDADES DE CADA ITEM SENDO 24 TOTAL
TRIPPLUS	SUPOSITÓRIO ADULTO E INFANTIL E ÓVULO MAIOR OU MENOR	36 UNIDADES SENDO 12 UNIDADES DE CADA ITEM.

### **SUGESTÕES:**

*-MANTER A FÔRMA SOB REFRIGERAÇÃO MESMO QUANDO VAZIA, ESTE PROCEDIMENTO AGILIZA O PROCESSO DE SOLIDIFICAÇÃO.*

*-APLICAR VASELINA LÍQUIDA NAS CAVIDADES ANTES DE COLOCAR A BASE.*

*-NÃO SUBMETER À TEMPERATURA SUPERIOR A 40°, TANTO NO PROCESSO DE LIMPEZA QUANTO NO PREENCHIMENTO COM A BASE.*